



Manual de Calibración y Operación Bascula Modelo Magnum



Capacidad: 500g x 0.1g
Batería: 3 x AAA
Pesa de calibración: 100g

CALIBRACION:

- Encienda la bascula.
- Coloque la pesa de 100g sobre la plataforma.
- Presione CAL hasta que aparezca 100.0 de izquierda a derecha y quede en 100.0
- La calibración esta lista para usarse

CUENTA PIEZAS

- Ponga la muestra sobre la plataforma, se determina el peso con un símbolo candado y presione PCS.
- Aparecerá 100, presione CAL y elija el numero de piezas de la muestra 25/50/75/100 presione PCS para confirmar y coloque los objetos
- Presione PCS y regresa al modo normal.