

Manual para báscula

US-BALANCE Modelo ORBIT

PARA CAMBIAR LAS UNIDADES DE PESO

Presione **"CAL/MODE"** cada vez que la presione cambiara a una unidad distinta en este orden: **g>oz>dwt>ozt>rEF5>rEF10>rEF20>rEF50>g**

PARA PESAR

- 1.- Coloque la báscula en una superficie firme
- 2.- Si va a utilizar el platón incluido o cualquier otro recipiente, colóquelo en la plataforma y después oprima la tecla **"TARE/PRINT"** para que la bascula descuente el peso del contenedor.
- 3.- La bascula puede mostrarle el peso en distintas unidades, presione **"CAL/MODE"** hasta seleccionar la unidad de su preferencia.
- 4.- Coloque los artículos que vaya a pesar en el recipiente o directamente en la plataforma. En este momento la báscula mostrara el peso de los artículos. Conforme vaya poniendo mas artículos la bascula irá incrementando el peso automáticamente. Reemplace las baterías en el momento en que el display de la báscula muestre el símbolo de batería.

ALARMA DE SOBRECARGA:

En el momento en que la báscula muestre **"EEEEEE"** inmediatamente retire todos los artículos de la báscula o esta se dañara y no podrá hacer valida su garantía.

MANTENIMIENTO

Limpie su bascula después de usarla con un paño seco (no use solventes), no intente limpiarla en lavaplatos, no la exponga a el calor, ni la sumerja en agua.

CUENTA PIEZAS

- 1.- Para entrar en el modo de cuenta-piezas presione **"CAL/MODE"** hasta llegar a la unidad de conteo deseada **"rEF 5", rEF10, rEF20, rEF50"** este número es la muestra que debe colocar en la bascula es decir : **"rEF 5"** debe colocar 5 piezas **"rEF10** debe colocar 10 piezas"
- 2.- Después de colocar la muestra espere unos 5 segundos a que la bascula se estabilice y presione **"TARE/PRINT"**. En el display aparecerá **"C"** en la parte inferior izquierda del display. Esto muestra que ya está en la función de cuenta-piezas.

MEMORIA

- 1.- Presione **"TARE/PRINT"** para asegurarse de que la balanza marca cero.
- 2.- Coloque sobre la balanza el primer artículo, espere que se estabilice.
- 3.- Presione **"ON/MEM"** para guardar este primer valor. **"M"** aparecerá en el display de la balanza arriba del lado izquierdo.
- 4.- Ahora la balanza debe mostrar cero, si no es así presione **"TARE/PRINT"**
- 5.- Ahora coloque el segundo artículo en la balanza y espere a que se estabilice.
- 6.- Presione **"ON/MEM"** y la **"M"** desaparecerá y aparecerá en el display **"SUM"**. Ahora en la memoria está almacenada la suma de las dos pesadas
- 7.- Ahora puede apretar una vez más **"ON/MEM"** para almacenar la primera suma, y la balanza regresará a cero y **"M"** aparecerá nuevamente.
- 8.- Coloque sobre la balanza el 3er artículo y espere a que se estabilice.
- 9.- Presione **"ON/MEM"** para obtener la suma del 1ro 2do 3er artículo.
- 10.- Repita los pasos del 1 al 6 para continuar sumando.

CALIBRACION

- 1.- Permita que la balanza se ambiente por al menos 2 minutos.
- 2.- Remueva cualquier artículo que se encuentre sobre la balanza.
- 3.- Cuando el Display marque "0.0" en el modo de **"g"**, deje presionada la tecla **"CAL/MODE"** hasta que en la balanza aparezca **"500.0"** (esto representa la cantidad de gramos que debe de pesar la pesa de calibración, esta también puede mostrar "200.0" para 200 g)
- 4.- Ahora, coloque la pesa de calibración sobre la plataforma de la balanza.
- 5.- Espere 5 segundos y no la mueva. En este momento la balanza se está calibrando.
- 6.- La balanza mostrará **"F"** si la calibración fue exitosa.
- 7.- Si la balanza muestra **"E"** hubo un error. Repita los pasos del 1-6